

3-2 単回表示

患者様の1回分の検査結果を表示します。

起動

このウィンドウは2通りの起動方法があります。

「時系列表示」「グラフ表示」から起動する場合

- i. メニューバーの「機能切替」-「単回」を選択するか、ツールバーの「[F4:単回]」をクリックします。




初期メニューから起動する場合

- i. メニュー画面より「単回表示」ボタンをクリックします。



「患者番号」または「患者名」を入力し、「Ent: 検索」をクリックします。
何も入力せず、「Ent: 検索」をクリックすると、全患者様が表示されます。
該当の患者様を選択し、「Ent: OK」をクリックします。

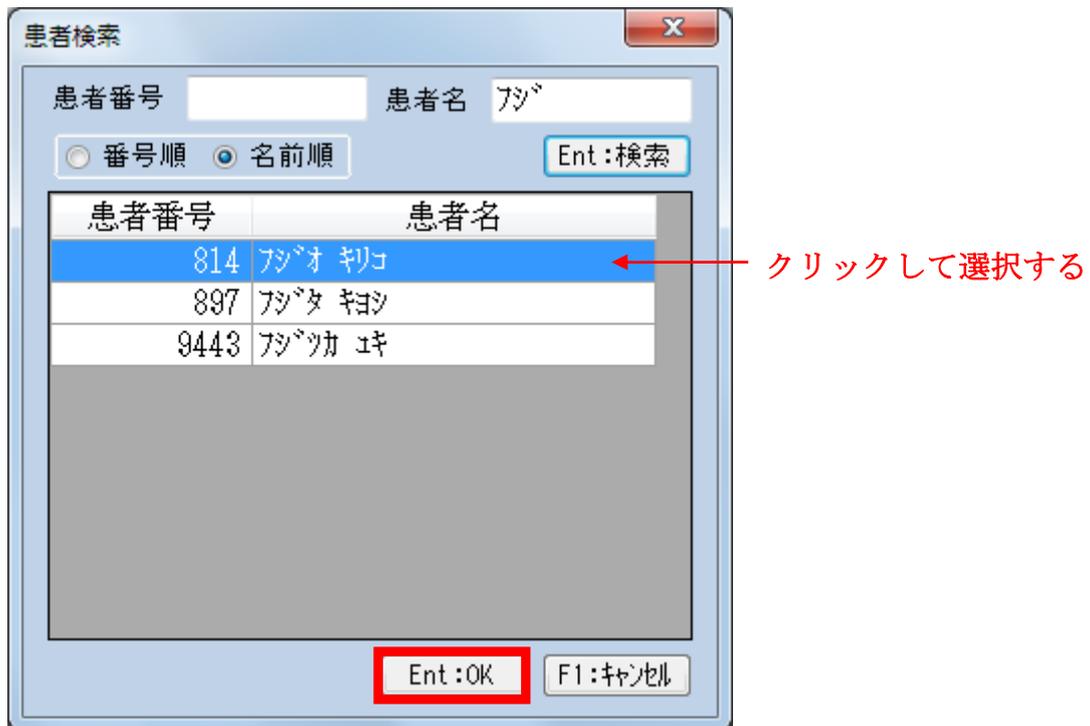

検査データを単回で表示します。




各部機能

- ① メニューバー
それぞれのタイトル文字をクリックすると、操作の一覧が表示されます。
一覧の選択肢をクリックするとその操作を行います。
- ② ツールバー
メニューバーの中からよく使われる操作をボタン表示してあります。
クリックするとボタンに書いてある操作を行います。
- ③ 患者情報表示
作業中の患者様の属性などを表示します。
- ④ 検体情報表示
作業中の検体の各情報を表示します。
- ⑤ 至急・大至急検体表示
作業中の検体の依頼状況を表示します。
「至急」「大至急」のご依頼は、色付きで「至急」「大至急」を表示します。

至急

大至急

- ⑥ 検査結果一覧
作業対象患者様・作業対象検体の検査結果を一覧表示します。
右のスクロールバーの矢印をクリックすると検査項目一覧を上下にスクロールすることができます。
- ⑦ 検体コメント
作業中の検体のコメントを表示します。
検体コメント欄にカーソルを合わせると、検体コメント欄が大きくなります。

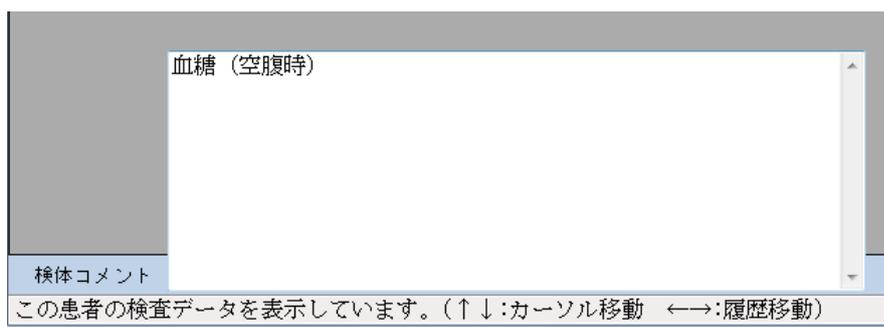

- ⑧ 履歴移動
作業中の患者様の検体数を表示します。
スクロールバーの矢印をクリックすると、検体データを前後の履歴のものに切り替えて表示します。
- ⑨ メッセージバー
操作のガイダンスメッセージを表示します。